

## Verbindung zwischen Sensor und App „Vernier Graphical Analysis™“ herstellen

- 1) Schalte den Temperatursensor an, indem du den Knopf auf dem Sensor drückst.
- 2) Öffne die App auf dem Tablet und verbinde den Sensor mit dem Tablet (Abb. 1).

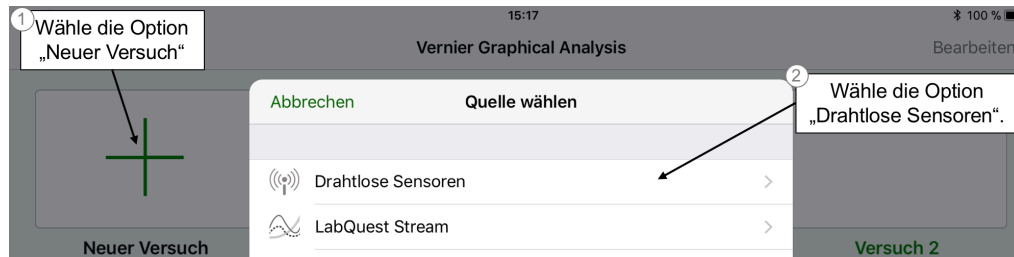


Abbildung 1: Verbindung zum Temperatursensor herstellen.

- 3) Wähle den passenden drahtlosen Sensor aus (Abb. 2).

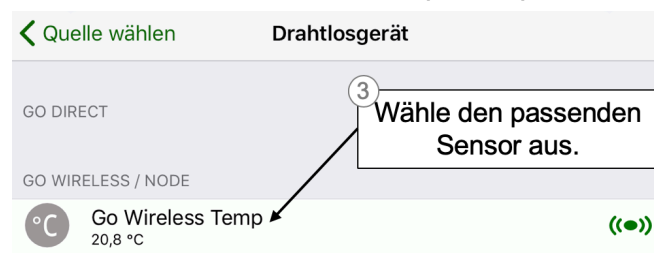


Abbildung 2: Auswählen des Sensors.

- 4) Stelle die Messwernerfassung auf manuelle Beendigung ein (Abb. 3 und 4).

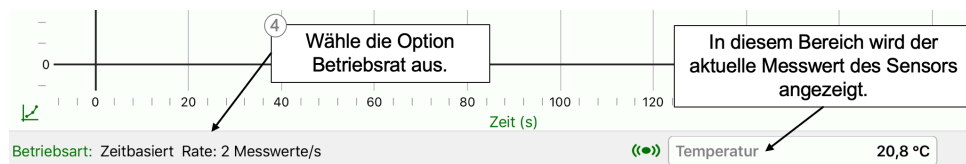


Abbildung 3: Die Betriebsart ändern.

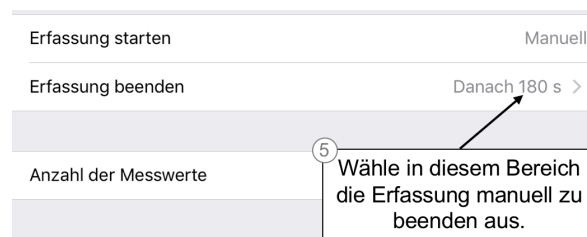


Abbildung 4: Erfassung manuell beenden.

- 5) Jetzt ist die Messwernerfassung bereit um die Daten während eines Experiments zu ermitteln (Abb. 5).

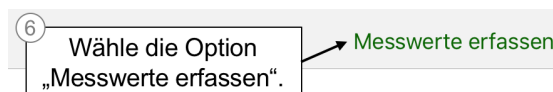


Abbildung 5: Messwernerfassung starten.

- 6) Wenn du fertig bist, schalte den Temperatursensor aus, indem du den Knopf auf dem Sensor 5 Sekunden gedrückt hältst.